


顕微鏡の名称

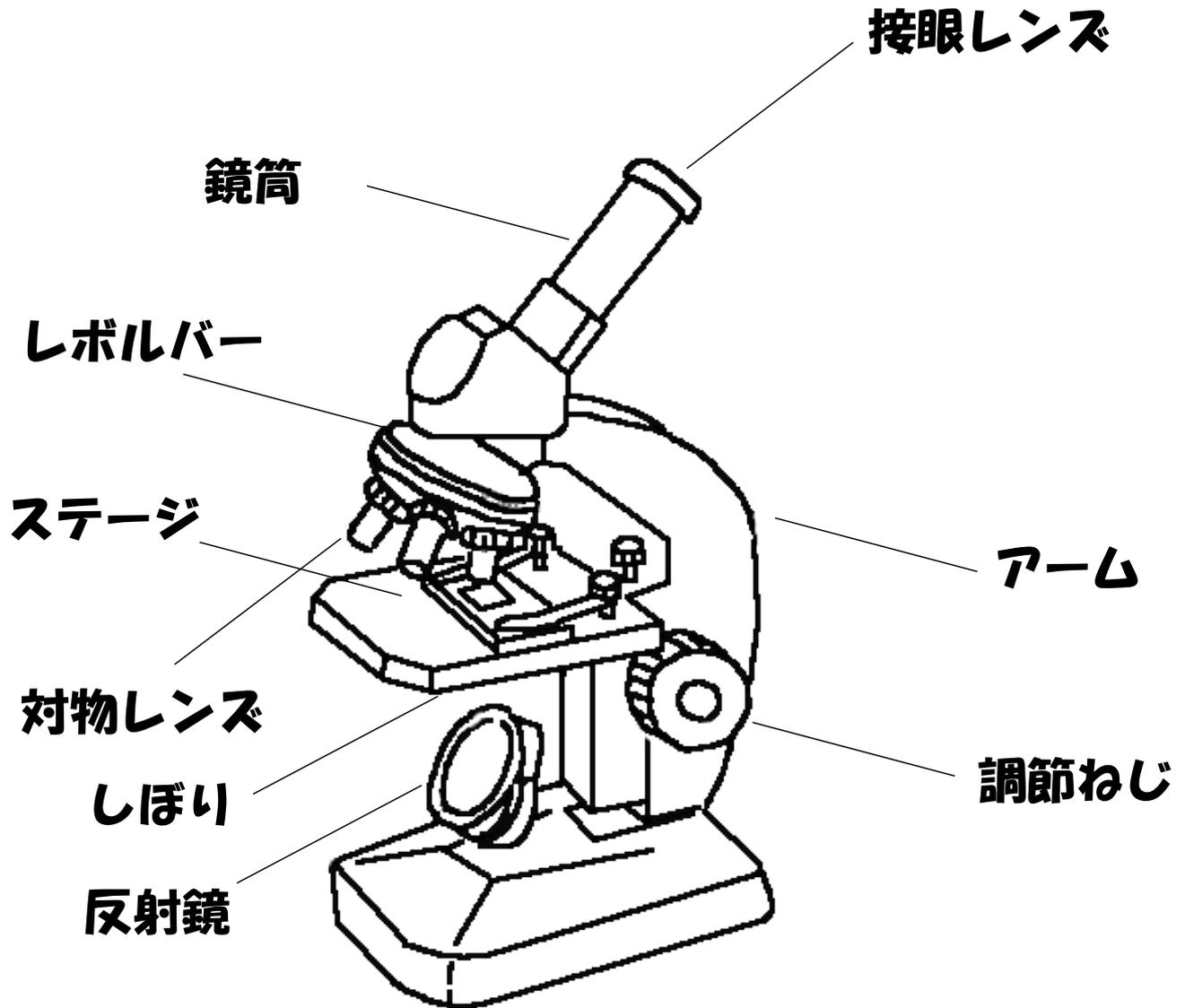

A 直射日光のあたらない水平なところに置く



B レンズ取り付け(ほこりが入らないように接眼レンズからつける)



C のどきながら、視野が明るくなるように反射鏡を調節する



D フレパラートをステージにのせる。
(観察物をさがしやすいように最初は低倍率のレンズにしておきます。)



E 横から見ながら調節ねじを回し、対物レンズの先端をフレパラートの近くまで下げる。
(レンズがカバーガラスにぶつからないようにするため)



F のどきながらレンズをはなしながら、ピントを合わせる



G しぼりを回して観察したいものが良く見えるようにする