


# 器具の使い方

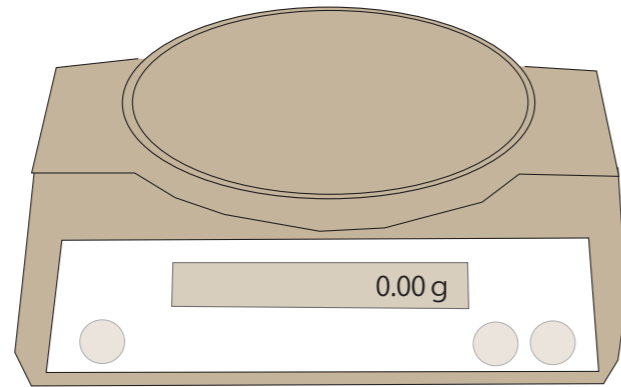


## 物質の質量をはかる


- ① 水平な所に置き電源を入れる。
- ② 何ものせずに 0.00 g にする。
- ③ はかりたいものをのせる。

## 一定の質量の薬品をはかる

- ① 容器や薬包紙などをのせてから 0.00 g にする。
- ② はかりたい薬品を少しずつのせていきはかりとりたい質量にする。

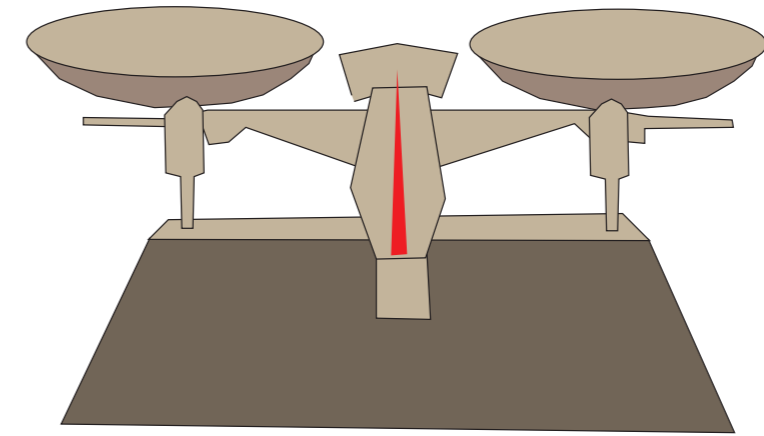

- ① 水平なところにおき針が左右に等しくふれるように調整ねじで調整する。
- ② はかりたいものを一方の皿にのせ他方の皿にはそれより少し重いとされる分銅をのせる。
- ③ 分銅を調整してつりあったら分銅の質量を合計する。

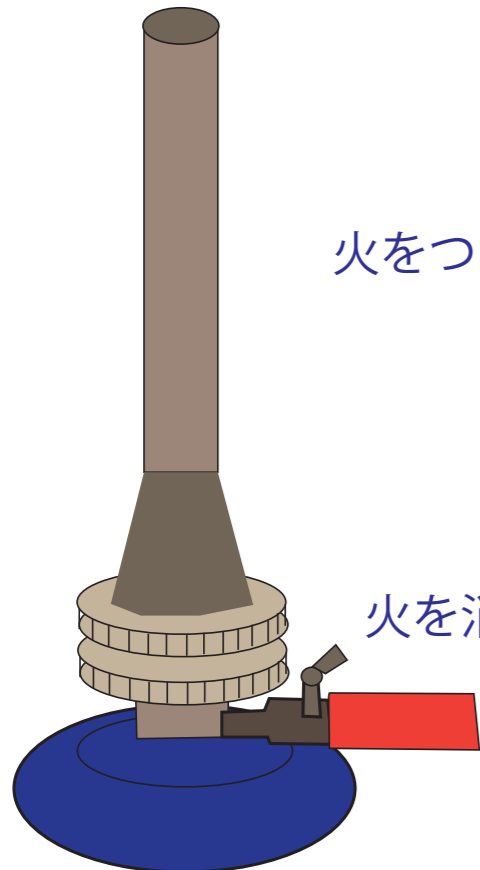

## 火をつける時

操作の順に番号をつけましょう

- ガスの元栓をひらく  
(ガスバーナーのコックもひらく)
- ガス調節ねじをひらいて炎を適当な大きさにする。
- 上下のねじが閉まっているか確認
- ガス調節ねじをおさえて空気調節ねじだけを開いて青色の炎にする
- マッチに火をつけガス調節ねじを少しずつひらいて点火する

## 火を消す時

- 元栓をしめる。(コックつきガスバーナーの場合はコックを先に閉じる)
- ガス調節ねじをしめて火をけす。
- ガス調節ねじをおさえて空気調節ねじをしめる。

- ① 1 目盛の体積がいくつかわかめる。

- ② 水平な所におき、目の位置を液面と同じ高さにし、液面の一番平な所を 1 目盛の 10 分の 1 まで目分量で読み取る

どの位置からよむのが  
ただしでしょうか？

